

微针注液装置

Vacuum Liquid Filler (EFL-VLF100)

一、产品组成

名称	组分	规格	备注
① 真空泵	真空泵	1 台	真空泵上气管接头已安装, 生料带留作备用
	生料带	1 个	
	连接管	1 根	
② 微针方案配件	注液罐套件	1 盒	/
	连接阀 (3 个)	1 盒	
	进样塞 (10 个)	1 盒	
	进样针 (5 个)	1 盒	

二、使用说明

- 注液罐的组装: 分别将 1 个进样塞、2 个连接阀安装在注液罐顶部。
- 注液罐与真空泵连接: 将连接管的一端与真空泵连接, 另一端与一个连接阀连接。

请联系对应地区销售获取安装视频。

三、温馨提示

- 真空泵电机正常使用, 非人为损坏可享受电机一年内烧毁免费换新。
- 使用不当等人为因素造成的损坏概不负责; 如有质量问题, 在质保期内维修产品免费但需要客户支付来回运费, 如因使用不当等造成产品损坏, 适当收取维修费用和材料成本费用。
- 退货、换货: 在产品及其外包装无损坏情况且不影响二次销售可以退、换货。
- 保修: 保修期内因产品本身因素造成, 免费保修; 其它配件如缸套活塞等不可抗因素易损件, 可保修 3 个月。因人为或环境、自然灾害造成的不良, 不承担保修, 可以计费维修。



企业微信公众号
扫描右侧二维码
获取更多信息

四、基本参数

极限真空度	-0.085MPa
功率	20W
净重	1.8kg
连接管	外径 8mm

五、通用操作视频

扫描二维码获取微针制备指南。



针尖衬底一体式微针




针尖衬底分体式微针



模具预热操作 (适配温敏材料)



针尖衬底一体式微针 (9 模 1 体)

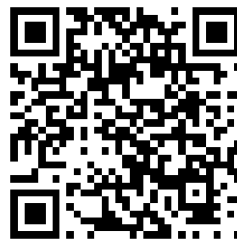

针尖衬底分体式微针 (9 模 1 体)



企业微信公众号
扫描右侧二维码
获取更多信息